


# Utilisation du microscope

1. Le microscope est placé en face de moi.  
J'allume la **lampe**.

2. Je repère l'**oculaire** où se place l'œil.

3. Je sélectionne le **plus petit objectif** (il y a un cran).

4. Je place la préparation microscopique au centre de la **platine**.

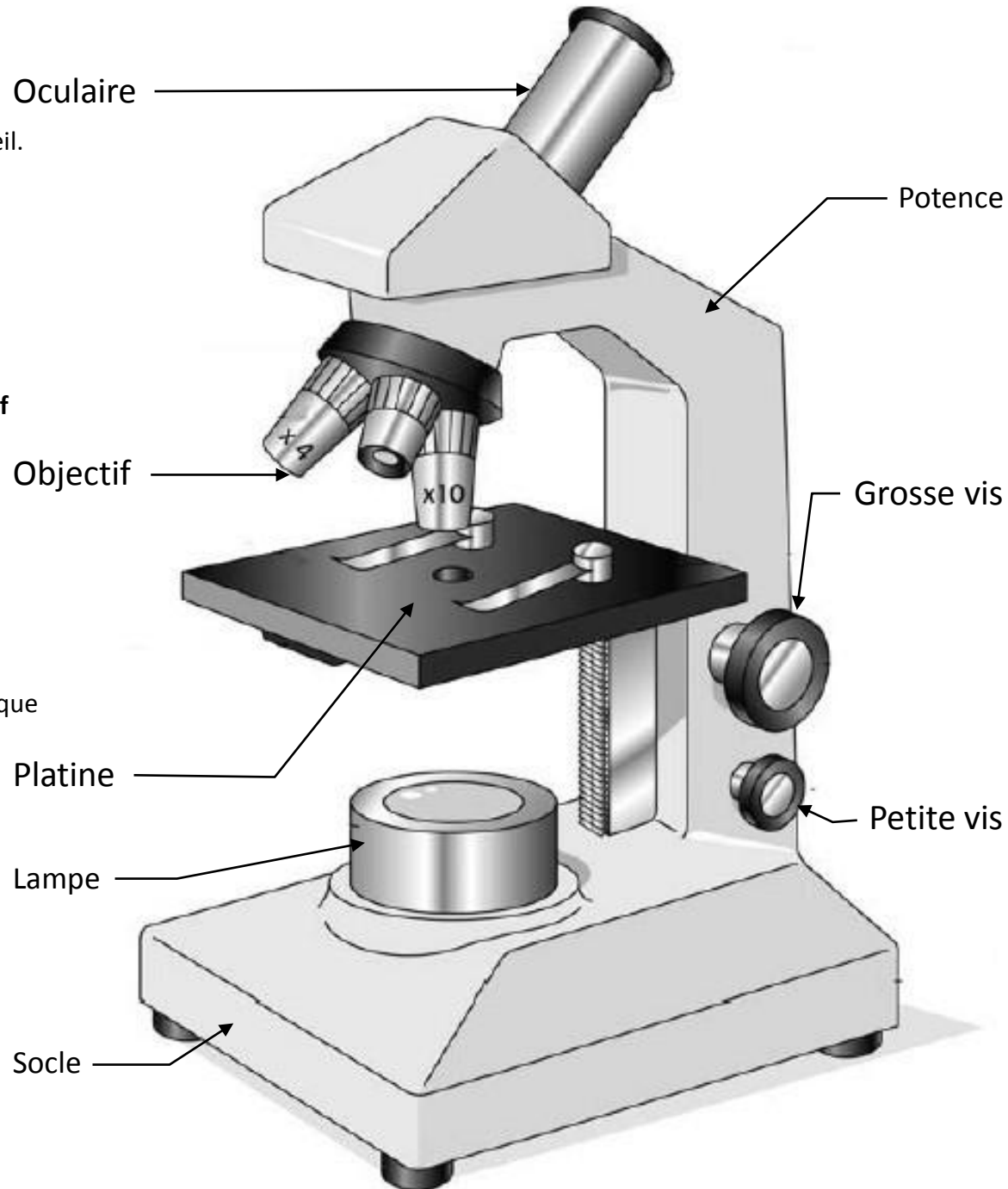

5. Je descends la **platine** en utilisant la **grosse vis**.
6. En regardant dans l'**oculaire**, je remonte la platine avec la **grosse vis** jusqu'à voir nettement l'objet (= mise au point).
7. Je règle la netteté avec précision en utilisant la **petite vis**.
8. Je recherche la zone la plus intéressante
9. Pour grossir plus, je tourne la tourelle d'objectifs : après chaque changement d'objectif je fais la mise au point avec la **petite vis**.